




neodisher® PolyKlar

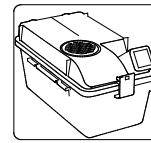

Naspoelmiddel voor machinale reiniging van dierenkooien

Toepassingsgebied

- Naspoelen van dierenkooien en toebehoren, evenals kooi-, opslag- en transportonderstellen in het kader van een machinaal reinigingsproces.
- Naspoelen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)¹ in het kader van een machinaal reinigingsproces.

Overzicht van prestaties

- Verbetert en versnelt duidelijk het droogproces, in het bijzonder bij kunststofmaterialen en elastomeren
- Geschikt voor materialen die doorgaans in de veehouderij worden gebruikt zoals polysulfon, polycarbonaat, polyfenylsulfon, polyetherimide en roestvrij staal
- Geschikt voor de materialen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals thermoplastische elastomeren en kunststoffen (polyoxymethyleen, polycarbonaat, PMMA, polyvinylchloride e.a.)

Bijzondere eigenschappen

- Vrij van oppervlakteactieve stoffen, zuur ingesteld, neutraliseert alkalische resten
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit, bijzonder geschikt voor kunststoffen die gevoelig zijn voor vorming van spanningsscheuren zoals polysulfon en polyfenylsulfon

Toepassing en dosering

neodisher PolyKlar wordt gebruikt in speciale reinigingsinstallaties (bijv. apparatuur voor reiniging en ontsmetting, multifunctionele cabines e.a.) voor dierenkooien en toebehoren, kooi-, opslag- en transportonderstellen alsook voor persoonlijke beschermingsmiddelen¹. De hoeveelheid van de dosering is o.a. afhankelijk van het materiaal van het te spoelen object.

Dierenkooien	0,5 - 2,0 ml/l
Persoonlijke beschermingsmiddelen ¹	0,5 - 1,0 ml

Voor de dosering dient u gepaste apparatuur te gebruiken.

Voor de machinale reiniging van dierenkooien en toebehoren raden wij aan om bij de alkalische methode het reinigingsmiddel neodisher LaboClean FLA te gebruiken, bij de zure methode het reinigingsmiddel neodisher N.

Voor de machinale reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen raden wij het reinigings- en ontsmettingsmiddel neodisher Dekonta AF aan.

Algemene aanwijzingen voor gebruik

- Niet met andere producten mengen.
- Voordat u een ander product gebruikt, moet u het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Alleen voor professionele toepassingen.
- Neem altijd de bedieningsinstructies van de fabrikant van de reinigingsinstallatie, van de reinigings- en ontsmettingsapparatuur of van de multifunctionele cabine in acht.
- Reiniging van dierenkooien: neem de reinigingsaanbeveling in acht van de fabrikant van de dierenkooi, alsook de aanbevelingen van de Arbeitskreis Käfigaufbereitung (AK KAB - werkgroep Reiniging van kooien) in de actuele uitgave van de AK KAB-brochure "Käfigaufbereitung in der Tierhaltung" (Reiniging van kooien in de veehouderij).
- Reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen: neem de reinigingsaanbevelingen in acht van de fabrikant van de persoonlijke beschermingsmiddelen¹.

Certificeringen/vermeldingen

In het kader van de goedkeuringen voor persoonlijke beschermingsmiddelen¹ is neodisher PolyKlar door verschillende keurings- en goedkeuringsinstanties gebruikt en positief beoordeeld wat betreft de materiaalcompatibiliteit.




Technische gegevens

pH-waarde	3,6 - 3,2 ml/l (0,5 - 2 ml/l, bepaald in volledig onthard water, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)

Ingrediënten

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig Verordening (EG) 648/2004
betreffende detergenten:
< 5 % polycarboxylaten
tevens conserveringsmiddel
(methylchlorisothiazolinon/
methylisothiazolinon)

Aanwijzingen voor opslag

Bij opslag moet een temperatuur tussen
0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij correcte
opslag is het product 3 jaar houdbaar. Te
gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het
symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar
op www.drweigert.com in de rubriek
"Service/Downloads".

Vaten mogen alleen volledig leeg en afgesloten
worden verwijderd. Voor het verwijderen van
productresten verwijzen we naar het
veiligheidsinformatieblad.

MB 4019/3-3 Versie: 01/2021

¹ Persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermende kleding tegen
chemicalië incl. duiktrusting (PBM)