




neodisher® PolyKlar

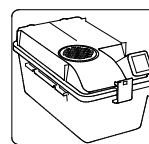

Środek płuczący do maszynowego przygotowania klatek dla zwierząt

Obszary zastosowania:

- Płukanie klatek dla zwierząt i akcesoriów, a także stojaków do klatek, regałów magazynowych i transportowych podczas maszynowego przygotowania do użycia.
- Płukanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)¹ podczas maszynowego przygotowania do użycia.

Zakres działania:

- Znacznie poprawia i przyspiesza schnięcie, zwłaszcza materiałów z tworzyw sztucznych i elastomerów
- Nadaje się do materiałów powszechnie stosowanych w hodowli zwierząt, np. polisulfonu, poliwęglanu, polifenylosulfonu, polieteroimidu i stali szlachetnej
- Nadaje się do materiałów stosowanych w środkach ochrony indywidualnej, takich jak elastomery termoplastyczne i tworzywa sztuczne (polioksymetylen, poliwęglan, PMMA, polichlorek winylu itp.)

Szczególne właściwości:

- Nie zawiera tenzydów, posiada odczyn kwasowy, neutralizuje pozostałości zasadowe.
- Doskonała kompatybilność materiałowa, szczególnie dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wrażliwych na pękanie naprężeniowe, takich jak polisulfon i polifenylosulfon

Użycie i dozowanie:

neodisher PolyKlar jest stosowany w specjalnych systemach do czyszczenia klatek dla zwierząt i akcesoriów, stojaków do klatek, regałów magazynowych i transportowych, a także do środków ochrony indywidualnej¹ (np. urządzeniach do mycia i dezynfekcji, kabinach wielofunkcyjnych itp.). Dozowana ilość zależy m.in. o materiał, z jakiego wykonany jest płukany przedmiot:

Klatki dla zwierząt	0,5 – 2,0 ml/l
Środki ochrony indywidualnej ¹	0,5 – 1,0 ml

Do dozowania należy używać odpowiedniego urządzenia dozującego.

Do maszynowego czyszczenia klatek dla zwierząt i akcesoriów zalecamy stosowanie środka czyszczącego neodisher LaboClean FLA w procedurze zasadowej i środka czyszczącego neodisher N w procedurze kwasowej.

Do maszynowego czyszczenia środków ochrony indywidualnej zalecamy środek czyszczący neodisher MediClean forte lub środek czyszczący i dezynfekujący neodisher Dekonta AF.

Ogólne wskazówki dotyczące użycia:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu system dozowania wraz z węzami ssącymi należy przepłukać wodą.
- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta systemu czyszczącego, urządzenia myjącego i dezynfekującego lub kabiny wielofunkcyjnej.
- Przygotowania klatek dla zwierząt do użycia: Należy przestrzegać zaleceń producentów klatek dla zwierząt dotyczących przygotowania do użycia, a także zaleceń grupy roboczej ds. przygotowania klatek (AK KAB), zawartych w aktualnym wydaniu broszury AK KAB „Przygotowanie klatek w hodowli zwierząt”.
- Przygotowanie środków ochrony indywidualnej do użycia: Podczas przygotowania do użycia należy przestrzegać zaleceń producentów środków ochrony indywidualnej¹.

Ekspertyza/Listy:

W ramach procedury dopuszczania do użycia w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej¹ neodisher PolyKlar był stosowany i został pozytywnie oceniony przez różne instytucje badawcze i zatwierdzające.



Dane techniczne:


Wartość pH	3,6 - 3,2 ml/l (0,5 - 2 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20°C)

Skład:

Składniki środków czyszczących zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 w sprawie detergentów:

< 5% polikarboksylany
ponadto konserwanty
(metylochloizotiazolinon/metyloizotiazolinon)

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. Przy prawidłowym przechowywaniu termin przydatności do użycia wynosi 3 lata. Najlepiej zużyć przed końcem: patrz nadruk na etykiecie za symbolem .

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.com w rubryce „Pliki do pobrania”.

Utylizować tylko puste i szczelnie zamknięte opakowania. Utylizacja pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

MB 4019/3-3 Stan na: 01/2021

¹ środki ochrony indywidualnej, chemiczna odzież ochronna w tym sprzęt do nurkowania (ŚOI)

Informacje zawarte w niniejszej ulotce produktowej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób.